

PROVTAGNINGSSINSTRUKTION

Så här gör du en rengöringskontroll

DET HÄR BÖR DU TÄNKA PÅ INNAN DU GÖR RENGÖRINGSKONTROLLEN

- Föremålen som ska kontrolleras ska vara rengjorda och torra.
- Tänk igenom vilka ytor som ska kontrolleras.
- Lämpliga ytor är: Arbetsbänk, Skärmaskin, Skärbräda, Kniv etc




FÖRBERED UTRUSTNINGEN

- Tag av den röda korken och ta ut den s.k. sliden ur skyddsroret utan att vidröra agarytan (geléytan) med fingrarna.

TAG PROVET

- Tryck försiktigt sliden mot föremålet som ska kontrolleras.
- Båda sidorna av sliden ska användas för samma föremål men på olika ställen.

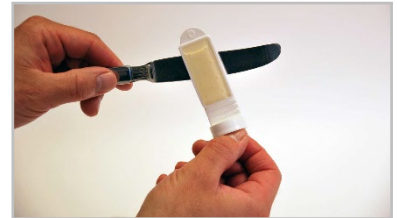

MÄRK PROVET

- Märk skyddsroret med tuschpenna, exempelvis 1, 2, 3, 4, 5.
OBS! Den röda korken behöver inte sättas på igen men tryck fast sliden ordentligt så den inte lossnar.



FYLL I ETIKETTEN NOGA

- Skriv namn på den yta som kontrollerats på etiketten samt vilket nummer motsvarande yta har på röret.

PACK OCH SKICK

- Lägg rören i en plastpåse och skicka dem till oss i samma dag som de är tagna. Det går att skicka rören i kylväska såväl som i ett vadderat kuvert. Dock får rören aldrig skickas frysta. OBS! Placera rören överst i väskan om de skickas in i kylväska tillsammans med andra prover.

SGS		254512 - 5698	
Etikett:		1/1	
Slaktdatum:		
Provtagnare:		
Batchnummer:		
Antal prov:		
Tricket/Öris		
KLS - 1 etikett/batch (max 100 prov/D.)		16254812569801	0000 <<0097>
		254512 - 5698 1/1	