

## PROVTAGNINGSSINSTRUKTION

# Så här gör du en rengöringskontroll med svabb

### 1. IDENTIFIERA

Identifiera platsen där provet ska tas.

### 2. ÖPPNA FÖRPACKNINGEN

Öppna förpackningen och ta ut skyddsörret.

### 3. TA UT SVABBEN

Ta ut svabben ur förpackningen utan att vidröra någon annan yta än den som ska provtas.

### 4. ÖPPNA TUBEN

Håll skyddsörret lodrätt och öppna genom att ta bort korken.

### 5. DOPPA SVABBEN

För skyddsörret tills svabben blir fuktad.

### 6. TA PROV

Dra den fuktade svabben över ytan som ska provtas. Använd svabben horisontalt, vertikalt och diagonalt, samt rotera svabben så att hela dess yta kommer i kontakt med ytan som provtas.

### 7. AVSLUTA

Avsluta provtagningen genom att föra in svabben tillbaka i skyddsörret. Den sterila vätskan i skyddsörret ska behållas. För in svabben tills skyddsörret är helt förslutet.

### 8. MÄRK PROVET

Skriv ner provtagningsinformation på svabbens etikett.

### 9. BESTÄLLNING

Fyll i vår följesedel, etikett eller gör en elektronisk beställning i @mis

### 10. PACKA OCH SKICKA

Packa svabbarna i en av våra väskor och skicka dem till oss samma dag som de är provtagna. OBS! Packarna svabbarna i påse och placera överst i väskan om de skickas in i kylväska tillsammans med andra prover.

**OBS! Förvaring: 4 - 8°C.**

