



PROVTAGNINGSSINSTRUKTION

Nedfallsplattor

Instruktionen gäller för provtagning av inomhusmiljön med hjälp av nedfallsplattor.

ATT TÄNKA PÅ FÖRE PROVTAGNINGEN:

- Kontakta laboratoriets kundservice för att beställa provtagningsmaterial: **nedfallsplatta**.
- Beställningskod: NED002: Aeroba mikroorganismer
 - NED003: Mögel
 - NED004: Jäst

PROVTAGNING:

- Förvara nedfallsplattan kylt till det är dags för provtagning.
- Placera plattan mitt i det utrymme som ska provtags.
- Tag av plastlocket och låt plattan vara i ca 30 min.
- Sätt på locket igen och tejpa fast locket så att det inte faller av under transporten.
- Förvara nedfallsplattan kylt till den ska skickas in till lab.

SKICKA IN PROVET:

- Om följesedel används, se till att alla markerade fält är ifyllda.
Texta gärna. Om streckodsetikett används; klistra denna på botten av plattan, alt. skicka med den i försändelsen.
- Plattan ska skickas in i en kylväska tillsammans med frysta kylklampar och bör nå labbet inom 24h från provtagning.