

## PROVTAGNINGSSINSTRUKTION

# Så här gör du en rengöringskontroll

### DET HÄR BÖR DU TÄNKA PÅ INNAN DU GÖR RENGÖRINGSKONTROLLEN

- Föremålen som ska kontrolleras ska vara rengjorda och torra.
- Tänk igenom vilka ytor som ska kontrolleras.
- Lämpliga ytor är: Arbetsbänk, Skärmaskin, Skärbräda, Kniv etc


### FÖRBERED UTRUSTNINGEN

- Tag av den röda korken och ta ut den s.k. sliden ur skyddsroret utan att vidröra agarytan (geléytan) med fingrarna.



### TAG PROVET

- Tryck försiktigt sliden mot föremålet som ska kontrolleras.
- Båda sidorna av sliden ska användas för samma föremål men på olika ställen.

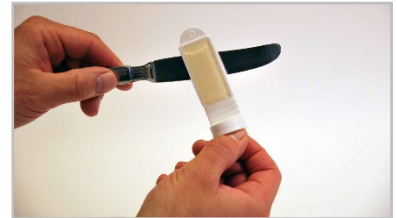

### MÄRK PROVET

- Märk skyddsroret med tuschpenna, exempelvis 1, 2, 3, 4, 5.  
**OBS!** Den röda korken behöver inte sättas på igen men tryck fast sliden ordentligt så den inte lossnar.



### FYLL I ETIKETTEN NOGA

- Skriv namn på den yta som kontrollerats på etiketten samt vilket nummer motsvarande yta har på röret.

### PACK OCH SKICK

- Lägg rören i en plastpåse och skicka dem till oss i samma dag som de är tagna. Det går att skicka rören i kylväska såväl som i ett vadderat kuvert. Dock får rören aldrig skickas frysta.

SGS  
Etikett: 254512 - 5698 1/1  
Slaktdatum: .....  
Provtagningsdatum: .....  
Batchnummer: .....  
Antal prov: .....  
Triktin/Öris  
KLS 1 etikett/batch (max 100 prov/D.) 14254512569801 0000 <<097>