

PROVTAGNINGSSINSTRUKTION

Så här gör du en rengöringskontroll med svab

1. IDENTIFIERA

Identifiera platsen där provet ska tas.

2. ÖPPNA FÖRPACKNINGEN

Öppna förpackningen och ta ut skyddsroret.

3. TA UT SVABBEN

Ta ut svabben ur förpackningen utan att vidröra någon annan yta än den som ska provtas.

4. ÖPPNA TUBEN

Håll skyddsroret lodrätt och öppna genom att ta bort korken.

5. DOPPA SVABBEN

För skyddsroret tills svabben blir fuktad.

6. TA PROV

Dra den fuktade svabben över ytan som ska provtas. Använd svabben horisontalt, vertikalt och diagonalt, samt rotera svabben så att hela dess yta kommer i kontakt med ytan som provtas.

7. AVSLUTA

Avsluta provtagningen genom att föra in svabben tillbaka i skyddsroret. Den sterila vätskan i skyddsroret ska behållas. För in svabben tills skyddsroret är helt förslutet.

8. MÄRK PROVET

Skriv ner provtagningsinformation på svabbens etikett.

9. BESTÄLLNING

Fyll i vår följesedel, etikett eller gör en elektronisk beställning i @mis

10. PACKA OCH SKICKA

Packa svabbarna i en av våra väskor och skicka dem till oss samma dag som de är provtagna.

OBS! Förvaring: 4 - 8°C.

